

QUANTOFIX® Nitrit 3000

de

Inhalt:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststreifen

Messbereich:

0,1–3 g/L NO_2^-

Farbstufungen:

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO_2^-

Gefahrenhinweise:

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe.

Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfeld nicht berühren.

Gebruiksaanweisung:

1. Teststreifen 1 s in Probe (pH 2–12) eintauchen.
2. Überschüssige Flüssigkeit abschütten.
3. 60 s warten.
4. Testfeld mit Farbskala vergleichen. Sind Nitrit-Ionen vorhanden färbt sich das Testpapier orange-rot.

Störungen:

Stark saure Lösungen sollten mit verdünnter Natronlauge, stark alkalische Lösungen mit verdünnter Schwefelsäure auf etwa pH 4–6 eingestellt werden.

Folgende Ionen stören erst in größeren Konzentrationen:

> 1000 mg/L Ag^+ , Al^{3+} , Ba^{2+} , Be^{2+} , Ca^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Hg^{+2+} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , NH_4^+ , Na^+ , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Sr^{2+} , Tl^+ , Zn^{2+} , Acetat, Citrat, Oxalat, Tartrat, EDTA, Br, CO_3^{2-} , Cl, ClO_3^- , ClO_4^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$, SeO_3^{2-} ,
> 500 mg/L Bi^{3+} , $\text{Fe}^{2+/3+}$, CN, CrO_4^{2-} , F, MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$,
> 100 mg/L As^{3+} , Li, Sn^{2+} , Ascorbat, S^{2-} , SCN, $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$.





Entsorgung:

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen.

Lagerbedingungen:

Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4–30 °C).

Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

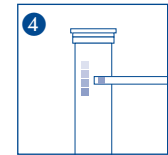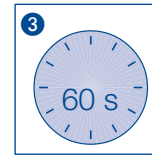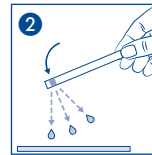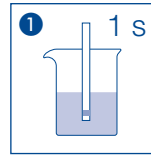

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
i	Gebruiksaanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluit / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packing geschlossen halten / Keep container closed / Referer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamkniętą
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland
Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz
Tel.: 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

QUANTOFIX[®] Nitrite 3000

en

Pack content:

1 aluminum container with 100 test strips

Measuring range:

0,1–3 g/L NO₂⁻

Color gradation:

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO₂⁻

Hazard warnings:

This test does not contain hazardous substances that must be labelled.

General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip.

Do not touch the test field.

Instructions for use:

1. Dip the test strip into the test solution (pH 2–12) for 1 s.
2. Shake off excess liquid.
3. Wait 60 s.
4. Compare with the color scale. If nitrite ions are present, the test field turns orange to red.

Interferences:

Strongly acidic solutions must be buffered with diluted soda lye, and strongly alkaline solutions with diluted sulfuric acid to a pH of 4–6.

The following ions interfere with the reading only in higher concentrations:

> 1000 mg/L Ag⁺, Al³⁺, Ba²⁺, Be²⁺, Ca²⁺, Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Hg⁺²⁺, K⁺, Mg²⁺, Mn²⁺, NH⁴⁺, Na⁺, Ni²⁺, Pb²⁺, Sr²⁺, TI⁺, Zn²⁺, acetate, citrate, oxalate, tartrate, EDTA, Br⁻, CO₃²⁻, Cl⁻, ClO₃⁻, ClO₄⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₃²⁻, SO₄²⁻, S₂O₃²⁻, SeO₃²⁻,
> 500 mg/L B³⁺, Fe^{2+/3+}, CN⁻, CrO₄²⁻, F⁻, MnO₄⁻, S₂O₈²⁻,
> 100 mg/L As³⁺, Li⁺, Sn²⁺, ascorbate, S²⁻, SCN⁻, S₂O₄²⁻.





Disposal:

Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Storage:

Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature 4–30 °C).

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

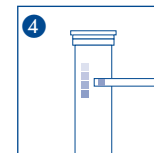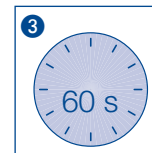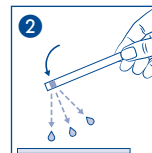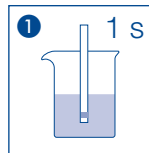

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	⌚	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
🌡️	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury	☂️	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
ⓘ	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	📦	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Nitryt 3000

pl

Zawartość:

1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych

Zakres pomiarowy:

0,1–3 g/L NO₂⁻

Odcienie kolorów:

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO₂⁻

Wskazówki bezpieczeństwa:

Test nie zawiera substancji niebezpiecznych, objętych obowiązkiem oznaczania.

Wskazówki ogólne:

Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków puszkę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego.

Sposób użycia:

1. Paski testowe należy najpierw zanurzyć w próbce (pH 2–12).
2. Wstrząsnąć paskiem w celu redukcji nadmiernej ilości cieczy.
3. Odczekać 60 s.
4. Pole testowe należy porównać ze skalą kolorów. Jeśli występują jony azotynowe, papierek testowy zabarwi się na kolor od pomarańczowego do czerwonego.

Zakłócenia:

Silnie kwaśne roztwory powinny być zmieszane z rozcieńczonym ługiem sodowym, silnie alkaliczne roztwory powinny być zmieszane z rozcieńczonym kwasem siarkowym do wartości pH 4–6.

Następujące jony prowadzą do zakłóceń dopiero w większej koncentracji:

> 1000 mg/L Ag⁺, Al³⁺, Ba²⁺, Be²⁺, Ca²⁺, Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Hg²⁺, K⁺, Mg²⁺, Mn²⁺, NH⁴⁺, Na⁺, Ni²⁺, Pb²⁺, Sr²⁺, Ti⁴⁺, Zn²⁺, octan, cytrynian, szczawian, winian, EDTA, Br⁻, CO₃²⁻, Cl⁻, ClO₃⁻, ClO₄⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻, SO₅²⁻, S₂O₅²⁻, SeO₃²⁻,
> 500 mg/L Bi³⁺, Fe^{2+/3+}, CN⁻, CrO₄²⁻, F⁻, MnO₄⁻, S₂O₃²⁻,
> 100 mg/L As³⁺, Li⁺, Sn²⁺, askorbinian, S²⁻, SCN⁻, S₂O₄²⁻.





Usawianie:







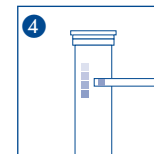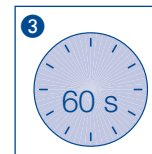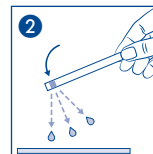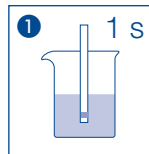


Informacje dotyczące usuwania można znaleźć w karcie charakterystyki. Kartę charakterystyki można pobrać na stronie www.mn-net.com/SDS.

Warunki przechowywania:

Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze 4–30 °C).

Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej na opakowaniu.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Produktionummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenido suficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Nitrite 3000

fr

Contenu :

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test

Domaine de mesure :

0,1–3 g/L NO_2^-

Echelons :

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO_2^-

Indication de danger :

Ce test est exempt de toute substance dangereuse nécessitant un étiquetage particulier.

Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Éviter de toucher la zone de test.

Mode d'emploi :

1. Immerger la languette test pendant 1 s dans l'échantillon (pH 2 à 12).
2. Éliminer l'excédent de liquide en secouant la languette.
3. Attendre 60 s.
4. Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle colorimétrique. En présence d'ions nitrite, le papier réactif prend une teinte orange tirant plus ou moins vers le rouge.

Interférences :

Le pH des solutions fortement acides doit être amené à environ 4 à 6 par une lessive de soude diluée et celui des solutions fortement alcalines par de l'acide sulfurique dilué.

Les ions suivants perturbent seulement s'ils sont fortement concentrés :

> 1000 mg/L Ag^+ , Al^{3+} , Ba^{2+} , Be^{2+} , Ca^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Hg^{+2+} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , NH_4^+ , Na^+ , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Sr^{2+} , Tl^+ , Zn^{2+} , acétate, citrate, oxalate, tartrate, EDTA, Br^- , CO_3^{2-} , Cl^- , ClO_3^- , ClO_4^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$, SeO_3^{2-} ,

> 500 mg/L Bi^{3+} , $\text{Fe}^{2+/3+}$, CN^- , CrO_4^{2-} , F^- , MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$





> 100 mg/L As^{3+} , Li^+ , Sn^{2+} , ascorbate, S^{2-} , SCN^- , $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$.







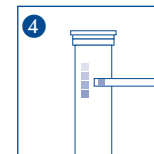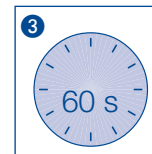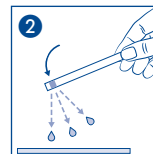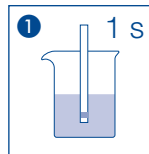


Élimination :

Vous trouverez des informations concernant l'élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Conservation et stabilité :

Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage 4–30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Produktionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de temperatura / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Trocken aufbewahren / Store in a dry container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne
Tél. : +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

France : MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt · France
Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

QUANTOFIX® Nitrito 3000

es

Contenido :

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas

Rango de medida:

0,1–3 g/L NO_2^-

Gradación:

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO_2^-

Indicaciones de peligro:

Este test no contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiqueta.

Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.

Instrucciones de uso:

1. Sumerja la tira reactiva por 1 s en la muestra (pH 2–12).
2. Elimine el exceso de líquido.
3. Espere 60 s.
4. Compare con la escala de colores. En presencia de iones de nitrito, se producirá un viraje de color en la almohadilla reactiva de naranja a rojo.

Interferencias:

Las soluciones fuertemente ácidas deberán tamponarse con lejía de sosa diluida, y aquellas fuertemente alcalinas con ácido sulfúrico diluido hasta que alcancen un pH aproximado de 4–6.

Los iones que se mencionan a continuación interfieren sólo en altas concentraciones:

> 1000 mg/L Ag^+ , Al^{3+} , Ba^{2+} , Be^{2+} , Ca^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Hg^{+2} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , NH_4^+ , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Sr^{2+} , Tl^+ , Zn^{2+} , acetato, citrato, oxalato, tartrato, EDTA, Br, CO_3^{2-} , Cl, ClO_3^- , ClO_4^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, SeO_3^{2-} .

> 500 mg/L Bi^{3+} , $\text{Fe}^{2+/3+}$, CN, CrO_4^{2-} , F, MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$
> 100 mg/L As^{3+} , Li^+ , Sn^{2+} , ascorbato, S^{2-} , SCN^- , $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$.





Eliminación:

Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en www.mn-net.com/SDS.

Almacenamiento:

Protéjase las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco y seco, a una temperatura 4–30 °C.

Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.

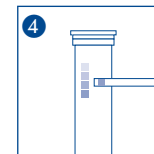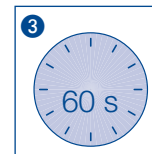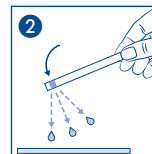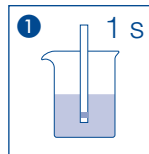

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantiene asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Nitriet 3000

nl

Inhoud:

1 aluminium blikje met 100 teststrips

Meetbereik :

0,1–3 g/L NO_2^-

Kleurgradaties :

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO_2^-

Waarschuwingen voor risico's:

Deze test bevat geen verplicht te labelen gevaarlijke stoffen.

Algemene richtlijnen:

Neem telkens slechts het benodigde aantal teststrips uit de verpakking. Het blikje daarna onmiddellijk weer goed afsluiten. Testvelden niet aanraken.

Gebruiksaanwijzing:

1. Dompel het teststaafje 1 s onder in het monster (pH 2–12).
2. Schud de overtollige vloeistof eraf.
3. Wacht 60 s.
4. Vergelijk het testveld met de kleurschaal. Als er nitriet-ionen voorhanden zijn, kleurt het testpapier oranje-rood.

Storingen:

Sterk zure oplossingen moeten met verdunde natronloog, sterk alkalische oplossingen met verdund zwavelzuur worden ingesteld op een pH van ongeveer 4–6.

De volgende ionen storen pas in grotere concentraties:

> 1000 mg/L Ag^+ , Al^{3+} , Ba^{2+} , Be^{2+} , Ca^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Hg^{+2+} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , NH_4^+ , Na^+ , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Sr^{2+} , Tl^+ , Zn^{2+} , acetaat, citraat, oxalaat, tartraat, EDTA, Br, CO_3^{2-} , Cl, ClO_3^- , ClO_4^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$, SeO_4^{2-} ,
> 500 mg/L Bi^{3+} , $\text{Fe}^{2+/3+}$, CN, CrO_4^{2-} , F, MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$,
> 100 mg/L As^{3+} , Li^+ , Sn^{2+} , scorbaat, S^{2-} , SCN^- , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$.





Verwijdering:

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over de afvoer. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van www.mn-net.com/SDS.

Opslagcondities:

Bescherm de teststrips tegen zonlicht en vochtigheid. Het blikje koel en droog bewaren (opslagtemperatuur 4–30 °C).

Mits bewaard onder de juiste omstandigheden zijn de teststrips tot aan de opgedrukte vervaldatum houdbaar.

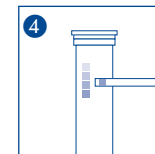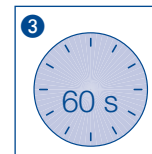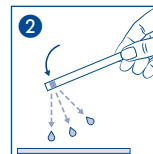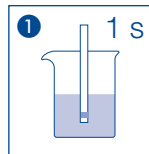

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargenocode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
i	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packing geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Nitriti 3000

it

Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 100 strisce analitiche

Range di misurazione:

0,1–3 g/L NO₂⁻

Variazioni:

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO₂⁻

Indicazioni di pericolo:

Il presente test non contiene sostanze pericolose con obbligo di etichettatura.

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

Istruzioni per l'uso:

1. Immergere la striscia per 1 s nel campione da analizzare (pH 2–12).
2. Scuotere la striscia per eliminare il liquido in eccesso.
3. Attendere 60 s.
4. Confrontare la zona reattiva con la scala cromatica. In presenza di ioni di nitriti il settore in carta reattiva prende una colorazione arancione-rossa.

Interferenze:

Soluzioni fortemente acide devono venire regolate su un pH pari a 4–6 utilizzando una soluzione diluita di soda caustica; soluzioni alcaline devono essere invece regolate con acido solforico diluito.

I seguenti ioni interferiscono con il test soltanto se presenti in forti concentrazioni:

> 1000 mg/L Ag⁺, Al³⁺, Ba²⁺, Be²⁺, Ca²⁺, Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Hg⁺², K⁺, Mg²⁺, NH⁴⁺, Na⁺, Ni²⁺, Pb²⁺, Sr²⁺, Tl⁺, Zn²⁺, acetato, citrato, ossalato, tartrato, EDTA, Br⁻, CO₃²⁻, Cl⁻, ClO₃⁻, ClO₄⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₃²⁻, SO₄²⁻, S₂O₃²⁻, SeO₃²⁻,
> 500 mg/L B³⁺, Fe^{2+/3+}, CN⁻, CrO₄²⁻, F⁻, MnO₄⁻, S₂O₃²⁻,
> 100 mg/L As³⁺, Li⁺, Sn²⁺, ascorbato, S²⁻, SCN⁻, S₂O₄²⁻.





Smaltimento:

Per informazioni sullo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito www.mn-net.com/SDS.

Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzinaggio 4–30 °C).

In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

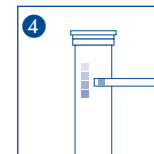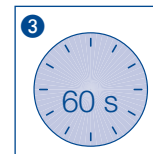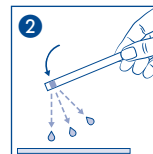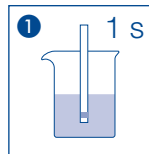

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
!	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conservar au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
i	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Referer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Σ	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenu sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		