

MACHEREY-NAGEL

QUANTOFIX® Wolne kwasy tłuszczowe

Szybkie Testy



Wolne kwasy tłuszczowe –  
zalety pasków wskaźnikowych

- Szybka i łatwa kontrola jakości
- Lepsza jakość oleju gwarantująca wysoką jakość produktu
- Zmniejszenie kosztów dzięki unikaniu niepotrzebnych wymian oleju

**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



## Dlaczego warto używać pasków wskaźnikowych QUANTOFIX® do kontroli zawartości wolnych kwasów tłuszczowych?

Paski wskaźnikowe QUANTOFIX® Wolne kwasy tłuszczowe stanowią proste rozwiązanie przeznaczone do monitorowania jakości olejów używanych do smażenia. Szybka ocena zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w oleju pozwala zapewnić wysoką jakość i dobry smak smażonych potraw.


Kontrola za pomocą pasków wskaźnikowych QUANTOFIX® Wolne kwasy tłuszczowe zwiększa bezpieczeństwo żywności, ale także optymalizuje procesy technologiczne, ograniczając niepotrzebne wymiany oleju, dzięki czemu obniżamy koszty i oszczędzamy czas.

### Dlaczego w oleju występują wolne kwasy tłuszczowe a ich zawartość wzrasta?

Wolne kwasy tłuszczowe są naturalnie obecne w olejach i tłuszczach. Ich zawartość zwiększa się w wyniku narażenia na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych (temperatura, światło) i wielokrotnego smażenia.


W wyniku tych procesów oleje rozkładają się na wolne kwasy tłuszczowe, co wpływa na smak, zapach i jakość smażonych potraw.

Monitorowanie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych ma kluczowe znaczenie podczas przygotowywania żywności. Pozwala zapewnić powtarzalne parametry produktu (smak i jakość), zapobiec jełczeniu, a także utrzymać standardy bezpieczeństwa żywności.

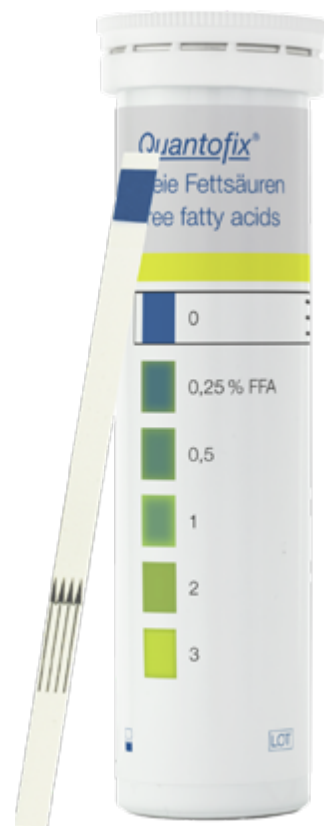

### Postępowanie

Użycie pasków wskaźnikowych QUANTOFIX® Wolne kwasy tłuszczowe

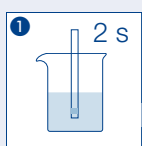


Zanurz na 2 s



Nie strzepuj



Odczekaj

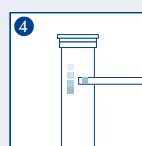

Odczytaj

### Specyfikacja

Nazwa	QUANTOFIX® Wolne kwasy tłuszczowe
Nr kat.	91365
Zakres pomiarowy	0,25 – 3 % wolne kwasy tłuszczowe (% FFA)
Stopniowanie skali	0 • 0,25 • 0,5 • 1 • 2 • 3 % FFA
Liczba oznaczeń	50
Trwałość	2 lata
Temperatura przechowywania	4 – 30 °C
Zawartość opakowania	50 pasków w aluminiowej tubie (ulotka wyłącznie w formacie cyfrowym)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Handlowym firmy AQUA LAB [www](http://www.aqualab.pl)



QUANTOFIX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG.

Więcej informacji na:

■ [www.aqualab.pl/Badania-Wody-I-Sciekow](http://www.aqualab.pl/Badania-Wody-I-Sciekow) [www](http://www)

Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciennér Str. 11  
52355 Düren · Germany  
Tel.: +49 24 21 969-0  
info@mn-net.com



Sprzedaż i serwis na terenie Polski



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.  
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688  
03-194 Warszawa KRS 0000140632  
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl  
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl